

# Gebrauchsanleitung

## Wasserbad apotec<sup>â</sup> Elektronik

### Inbetriebnahme

Das Wasserbad mit dem Kippschalter in Betrieb nehmen.

Im Betriebszustand leuchtet die Lampe im Schalter.

Das Wasserbad darf nicht trocken (ohne Badfüllung), sondern nur mit ausreichend Wasser in Betrieb genommen werden. Es muß gewährleistet sein, daß der Temperaturfühler ausreichend mit Wasser bedeckt ist.

Mittels Drehkopf kann die ungefähre Temperatur eingestellt werden.

### Reinigung

Außer einer gelegentlichen Reinigung ist keine Wartung erforderlich. Je nach Wasserqualität entstehen im Behälter mehr oder weniger starke Kalkablagerungen. Bei eisenhaltigem Wasser, oder eisenhaltigen Substanzen, die in unmittelbarer Nähe des Wasserbades verarbeitet werden, können sich bräunliche Ablagerungen bilden. Diese können in den meisten Fällen mit Essig oder Kalkentfernern beseitigt werden.

### Warnung

Keine Stahlputzwolle o.ä. verwenden!

Das Gerät in keinem Fall in Wasser tauchen !

**Hinweis:** Das Gerät wurde im Werk einmal auf Höchsttemperatur aufgeheizt. Während der ersten Betriebsstunden kann es zu leichter Rauch- bzw. Geruchsentwicklung kommen. Dies ist auf materialbedingte Verarbeitung zurückzuführen und ungefährlich.